

➤ Für Probenahmen in Höhen bis 3,66 m



Durch die kompakte Bauweise sind auch Probenahmen in engen Umgebungen kein Problem mehr.



Die Anwendung ist einfach und sicher: Probenahmegerät auf kleinster Stativhöhe vorbereiten und die Probenahme mit Startverzögerung starten. Während der Startverzögerungszeit das Gerät auf dem **Stativ366** unter dem Deckenauslass positionieren. Fertig.

- der Geräteträger für Probenahmen in Deckennähe
- große Tragkraft bis 9 kg
- stufenlos einstellbare Arbeitshöhe von 1,29 m bis 3,66 m
- mit Schnellwechseladapter für die Gerätebefestigung mit einem Klick
- mit Stahlseil zur Sicherung des Gerätes für den Fall der Fälle
- mit gepolsteter Tragetasche für den einfachen Transport
- drei luftgedämpfte Auszüge schützen das montierte Gerät beim Absenken der Auszüge



Das **Stativ366** in der gepolsterten Tragetasche und der Koffer mit dem Probenahmegerät und den Sammelmedien. Mehr ist für die Probenahme nicht zu transportieren.

Für Luftkeimsammlungen im Rahmen der Hygienepfahrungen an raumlufttechnischen Anlagen (RLT) gemäß der Richtlinie VDI 6022:2018 bieten wir das komplette System an:

- Basisplattform **MBASS30v3**: vielseitig, kompakt und akkubetrieben
- + Luftkeimsammelkopf **LKS100** zur Probenahme auf Nährmedien in 90-mm-Petrischalen
- + Lufteinlauftrichter **LET40** für Luftkeimsammelkopf zur Beprobung an Deckenauslässen
- + Queradapter für Luftkeimsammler für vertikale Auslässe und innerhalb von Anlagen
- + **Stativ366** für die Positionierung im Deckenbereich

Die auf den Abbildungen gezeigten Probenahmegeräte und Transportkoffer gehören nicht zum Lieferumfang des **Stativ366**.

Die Details machen es aus



Das **Stativ366** wird mit einem robusten Schnellwechseladapter mit einer Verriegelung zum Schutz vor versehentlichem Öffnen geliefert.



Das Stahlseil im Lieferumfang sichert das Gerät zusätzlich auf dem **Stativ366**.

Technische Daten

Minimale Arbeitshöhe	1,29 m
Maximale Arbeitshöhe	nur Stativ: 3,66 m / mit MBASS30v3 und Lufterinlaufrichter LET40 : über 4 m
Maximale Tragkraft	9 kg
Gewicht	nur Stativ: 2,6 kg / Stativ in Tragetasche: 3,6 kg
Länge der Tragetasche	1,2 m
Auszüge	3 luftgedämpfte Auszüge
Lieferumfang	Stativ, Schnellwechseladapter, Sicherungsseil, Tragetasche
Hinweis	Technische Änderungen vorbehalten
Artikel-Nr.	02-124

MBASS30v3 ist das ideale Gerät für die Luftkeimsammlung und ist vielseitig einsetzbar.

MBASS30v3 unterstützt neben der Luftkeimsammlung weitere Probenahmeverfahren:

Für isokinetische Probenahmen innerhalb raumluft-technischer Anlagen bieten wir den Queradapter als Zubehörteil zum Luftkeimsammelkopf **LKS100** an. Der Queradapter ist auch für Probenahmen an vertikalen Auslässen geeignet.

